

KIT ALÉRGENO EASY PARA GLUTEN



Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies.

SKU: M2243

Categorías: [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies.

El mecanismo es muy sencillo pues usa una solución de extracción sobre la muestra sólida tras una extracción en baño maría por 10 minutos. Solo es necesario diluir 1:10 y la dilución se pipetea sobre el cassette de inmunocromatografía para visualizar el resultado.

El resultado es cualitativo, y cualquier resultado por encima del límite de detección se visualizará claramente como una banda de reacción coloreada. Ausencia de banda coloreada indica ausencia del



akralab
one point, all solutions.

alérgeno

Especificaciones técnicas

- Proteína detectada Gliadin
- Límite de Detección 425ug/ml (Gluten) o 5ug/ml (Proteína total en trigo)





akralab
one point, all solutions.



akralab
one point, all solutions.